

传染病类推荐配对

Ps: 蓝色字体表示内部简称

HB_eAg乙肝_e抗体:

推荐: 3C3-3A3 (包被-标记); 4F2-3A3 (包被-标记); 1D10-3A3 (包被-标记)

以上需要搭配重组HB_eAg抗原使用

胶体金: 3C3-3A3 (包被-标记); 4F2-3A3 (包被-标记);

HB_eAg乙肝_e抗原:

发光 ABEI 平台: 3C3-3A3 (包被-标记); 6E10-4F2 (包被-标记) 或者相反;

吖啶酯发光平台: 4F2-3A3 (包被-标记) 或者相反;

酶免平台: 6E10-4F2 (包被-标记); 3C3-3A3 (包被-标记);

HB_sAg乙肝表面抗体:

胶体金: 3D2-2B6 (包被-标记); HB_s159-HB_s176 (包被-标记)

荧光: 3D2 包被-2B6 标记;

HB_sAg乙肝表面抗原:

发光酶免: 10G5+5E1 包被

HB_cAg乙肝核心抗体:

酶免发光竞争法: 优先推荐 5C5、4A10, 剩下抗体都可以在竞争法上使用; (HB_cAg抗原包被-抗体标记)

中和抑制法: 4A10-5C5/9E4/9D11 (包被-标记) 添加HB_cAg抗原使用

HAV甲型肝炎病毒:

捕获法: 标记 15/16/21/25;

竞争抑制法: 21-15/16 (包被-标记); 25-15/16 (包被-标记)

Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co.,Ltd

Add: 5Floor, 25th Building, Optical Valley International Biomedical accelerator, Wuhan, China

Postal Code: 430000 E-mail: wuhanaokebotai@aokebotai.com

Tel: 86-27-87002913 Website: www.aokebotai.com

RV轮状病毒:

胶体金: 优先推荐RV-18 (包被) --RV-17 (标记) (F开头货号 9C10-5A1)

RV-18 (包被)--RV-4 (标记) (F开头货号 9C10-9H6)

GDH艰难梭菌谷氨酸脱氢酶:

胶体金: GDH-37--GDH-1 (包被-标记) (F 开头货号 6H8--4D3)

荧光: 9E8-5E2/12H7 (GDH-11--GDH-13/GDH-37) (包被-标记)

9F8-14A12/12H7 (GDH-29--GDH-15/GDH-37) (包被-标记);

TcdA 艰难梭菌 A 抗体:

胶体金: TcdA-26 (包被) -TcdA-5 (标记) (F 开头货号 8A10--6B4)

TcdB 艰难梭菌 B 抗体:

胶体金: TcdB-12 (包被) -TcdB-3 (标记) (F 开头货号 12D8--7C7)

TcdB-12 (包被) -TcdB-5 (标记) (F 开头货号 12D8--3E4)

需要使用阻断剂 A1104, 用量: 50ug/ml

Flu-A 甲型流感:

胶体金: 2C1-5B7 (包被-标记) 甲流-2--甲流-29; 2C1-6D6 (包被-标记) 甲流-2--甲流-39;

1C4-4F6 (包被-标记) 甲流-31--甲流-38;

胶体金: 3F2-9F3 (包被-标记) 外购 (原 H3F29) --外购 (原 H3F39);

Flu-B 乙型流感:

胶体金: 4C11-1D1 (包被-标记) 乙流-9--乙流-1; 5F4-9B3 (包被-标记) 香港株 BF54--香港株 BF39;

6F1-12B1 (包被-标记) 日本株 BF6--日本株 BF12;

Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co.,Ltd

Add: 5Floor, 25th Building,Optical Valley International Biomedical accelerator, Wuhan,China

Postal Code: 430000 E-mail: wuhanaokebotai@aokebotai.com

Tel: 86-27-87002913 Website: www.aokebotai.com

MP 肺炎支原体:

胶体金: : 6F10-10E11 (包被-标记) (F 开头货号 7G9--9F3)

Anti-Mp-19 外购--MP-5 外购

ADV 人腺病毒:

与对照抗体检出率一致, 可检 ADV1、ADV2、ADV3、ADV4、ADV5、ADV6、ADV7、ADV14、ADV21、ADV55

胶体金: : 犬腺-50 (包被) --人腺-18 (标记) (F 开头货号 4C11--7F4) ;

犬腺-50 (包被) --人腺-25 (标记) (F 开头货号 4C11--1A8) ;

Dengue NS1 登革 NS1:

胶体金: DENV-3C4-- NS1-III-1/ NS1-III-34/ DVT-3-37 (包被-标记) , 检测 1.2.3 型;

NS1IV-44- NS1IV-51 (包被-标记) , 检测 4 型;

NoV GI 诺如病毒 I:

胶体金: GI-23 (标记) -GI-20 (包被) (F 开头货号 10C7 --2H5)

NoV GII 诺如病毒 II:

胶体金: GII-1 (标记) -GII-10 (包被) 即为: 11B6--1A9 (F 开头货号) ;

层析: 5B11-8B1/12A6 (包被-标记) NOV-10--NOV-1/NOV-14;

HP 幽门螺旋杆菌:

胶体金: : HP-3 (包被) --HP-6 (标记) (F 开头货号 8F10--10G12)

建议采用乳胶标记, 灵敏度比胶体金标记高

Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co.,Ltd

Add: 5Floor, 25th Building,Optical Valley International Biomedical accelerator, Wuhan,China

Postal Code: 430000 E-mail: wuhanaokebotai@aokebotai.com

Tel: 86-27-87002913 Website: www.aokebotai.com

MA-PLDH-PF 恶性疟原虫乳酸脱氢酶：

胶体金：HRP-1（包被）--HRP-60（标记）（富组氨酸蛋白 2--1 号---富组氨酸蛋白 2--60 号）

MA-PLDH-PAN 泛疟原虫乳酸脱氢酶：

胶体金：pv-117（包被）--pv-124（标记）（F0844--F0848）（优先推荐）

pf-27（包被）--pv-117（标记）（F0847--F0844）

pf-39（包被）--pv-117（标记）（F0826--F0844）

pf-31（包被）--pv-93（标记）（F0842--F0846）

MA-PLDH-PV 间日疟原虫乳酸脱氢酶：

胶体金：pv-124（包被）--pv-84（标记）（F0807--F0804）（优先推荐）

pf-31（包被）--pv-129（标记）（F0805--F0803）

pf-34（包被）--pv-84（标记）（F0806--F0804）

pf-34（包被）--pv-129（标记）（F0806--F0803）

Gardnerella vaginalis 阴道加德纳菌：

胶体金：VLy-37（包被）-VLy-4（标记）（F 开头货号 1H2--14F5）

VLy-38（包被）-VLy-4（标记）（F 开头货号 9E4--14F5）

Listeria 单增李斯特菌：

胶体金：李斯特 1（包被）-李斯特 11（标记）（F 开头货号 4H1--13G11）

李斯特 1（包被）-李斯特 9（标记）（F 开头货号 4H1--4D11）

Bordetella pertussis 百日咳杆菌

胶体金：百-7（包被）-百-8（标记）（优先推荐）

百-4（包被）-百-8（标记）；百-6（包被）-百-8（标记）

Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co.,Ltd

Add: 5Floor, 25th Building, Optical Valley International Biomedical accelerator, Wuhan, China

Postal Code: 430000 E-mail: wuhanaokebotai@aokebotai.com

Tel: 86-27-87002913 Website: www.aokebotai.com