

## 激素类推荐配对

### LH 促黄体生成素

**荧光层析：**原倍上样；线性范围：5-100mIU/ml；反应时间：15min

LH-136 (包被) -LH-39 (标记) (F 开头货号 13D8--11D3) (优先推荐)；

LH-152 (包被) --LH-39 (标记) (F 开头货号 6D7--11D3)；

**胶体金 (定量/半定量)：**原倍上样；检测范围 5-80mIU/ml；反应时间：10min

HCG-9 (包被) --LH39 (标记) (F 开头货号 9A6--11D3)；

**胶体金 (定性)：**跟进口抗体性能一致，灵敏度相当。最低检出限：5-25mIU/ml

HCG-9 (包被) --LH39 (标记) (F 开头货号 9A6--11D3) (优先推荐)；

LH-78 (包被) --LH-16 (标记) (F 开头货号 14G8-9G7)；

**酶免/发光：**12C7/3B9/4F2/5C6 (包被) -10C2 (标记)；

### HCG 人绒毛膜促性腺激素

**荧光层析：**

$\beta$ -HCG 性能指标：稀释比例 40 倍 (1/40)；线性范围：5-200000mIU/ml；反应时间：15min

HCG-5 (包被) -HCG-3 (标记) (F 开头货号 4G8--2C9)；

**胶体金：**

①原倍上样；最低检出限 $\leq$ 5mIU/ml，HOOK > 50000mIU/ml；反应时间：5min

HCG-1 (包被) --TSH-20 (标记) (F 开头货号 7F11--2D1)；

②原倍上样；最低检出限 $\geq$ 25mIU/ml，HOOK > 50000mIU/ml；反应时间：5min

HCG-1 (包被) --HCG-9 (标记) (F 开头货号 7F11--4C6)；

HCG-1 (包被) -HCG-2 (标记) (F 开头货号 7F11--4G5)；

Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co.,Ltd

Add: 5Floor, 25<sup>th</sup> Building, Optical Valley International Biomedical accelerator, Wuhan, China

Postal Code: 430000 E-mail: wuhanaokebotai@aokebotai.com

Tel: 86-27-87002913 Website: www.aokebotai.com

③原倍上样；最低检出限 $\geq 600$ mlU/ml；反应时间：5min

$\beta$ -HCG-11（包被）--LH-23（标记）（F 开头货号 5B10--7B6）；

$\beta$ -HCG-11（包被）LH-31（标记）（F 开头货号 5B10--7D12）；

④原倍上样；最低检出限 $\geq 2000$ mlU/ml；反应时间：5min

$\beta$ -HCG-11（包被）-LH-31（标记）（F 开头货号 5B10--7D12）；

**酶免：**18（包被）-8D12（标记）；3（包被）-5（标记）；

14（包被）-5（标记）；7H5（包被）-3（标记）；

**发光(总 $\beta$ HCG)：**8D12（包被）-5/7/4（标记）优先推荐

### FSH 促卵泡激素

#### 荧光层析：

①原倍上样；线性范围：1-200mlU/ml；反应时间：15min

FSH-7（包被）--FSH-10（标记）（F 开头货号 10G9--2B12）（**优先推荐**）；

FSH-38（包被）-FSH-17（标记）（F 开头货号 3G4-8E5）；

FSH-49（包被）-FSH-10（标记）（F 开头货号 9C8--2B12）；

②稀释比例 2 倍 (1/2)；线性范围：1-200mlU/ml；反应时间：15min

FSH-31（包被）--FSH-17（标记）（F 开头货号 1D6-8E5）；

FSH-30（包被）--FSH-7（标记）（F 开头货号 8A5--10G9）；

FSH-2（包被）--FSH-7（标记）（F 开头货号 6C1--10G9）；

**胶体金：**最低检出限：1-25mlU/ml 均可做，整体显色梯度明显；反应时间：10-15min

38（包被）--17（标记）（F 开头货号 3G4-8E5）（**优先推荐**）；

FSH-31（包被）--17（标记）（F 开头货号 1D6--8E5）；

**酶免/发光：**38（包被）--17（标记）；31（包被）--17（标记）；

Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co.,Ltd

Add: 5Floor, 25<sup>th</sup> Building, Optical Valley International Biomedical accelerator, Wuhan, China

Postal Code: 430000 E-mail: wuhanaokebotai@aokebotai.com

Tel: 86-27-87002913 Website: www.aokebotai.com

## PRL 催乳素

**荧光层析:** 稀释比例 10 倍稀释 (1/10) ; 线性范围: 1-200ng/ml (21.2uIU/ml-4240uIU/ml) ; 反应时间: 15min

PRL-68 (包被) --PRL-63 (标记) (F 开头货号 2C6--9G5) ;

PRL-68 (包被) --PRL-5 (标记) (F 开头货号 2C6--3D11) ;

**【需要使用阻断剂 A1101, 用量: 60ug/mg】**

**胶体金:** 稀释比例 5 倍 (1/5) ; 最低检出限: 20ng/ml; 反应时间: 10min

5 (包被) --68 (标记) (F 开头货号 3D11--2C6) ;

**酶免/发光:** 42 (包被) --62 (标记) ; 1 (包被) --72 (标记) ;

1 (包被) --32 (标记) ; 42 (包被) --32 (标记) ;

## AMH 抗缪勒管激素

**荧光层析:**

①原倍上样; 线性范围: 0.1-20ng/ml; 反应时间: 15min

AMH-52 (包被) -AMH-57 (标记) (F 开头货号 15G1-9B2) ([优先推荐](#)) ;

AMH-42 (包被) AMH-29 (标记) (F 开头货号 6D4-1H10);

**【需要使用阻断剂 A1101, 用量: 60ug/mg】**

②稀释比例 1 倍或者 2 倍 (1/1 或者 1/2) ; 线性范围: 0.1-20ng/ml; 反应时间: 15min

AMH-52 (包被) --AMH-57 (标记) (F 开头货号 15G1-9B2);

**【需要使用阻断剂 A1101, 用量: 60ug/mg】**

**胶体金:** 原倍上样; 线性范围: 0.5-20ng/ml; 反应时间: 15min

AMH-42 (包被) --AMH-29 (标记) (F 开头货号 6D4---1H10) ;

Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co.,Ltd

Add: 5Floor, 25<sup>th</sup> Building,Optical Valley International Biomedical accelerator, Wuhan,China

Postal Code: 430000 E-mail: wuhanaokebotai@aokebotai.com

Tel: 86-27-87002913 Website: www.aokebotai.com

AMH-42 (包被) --AMH-19 (标记) (F 开头货号 6D4---4F3) ;

AMH-42 (包被) --AMH-27 (标记) (F 开头货号 6D4---12B8) ;

**酶免:** 52 (包被) --83/84/85/57 (标记) ;

**发光:** 14F12 (包被) --1E12/4H6/2A3 (标记) ;

## SHBG 性激素结合球蛋白

### 荧光层析:

①稀释比例 20 倍 (1/20) ; 线性范围: 10-100ng/ml; 反应时间: 15min

SHBG-2 (包被) -SHBG-6 (标记) (F 开头货号 5G5--6G1);

②稀释比例 100 倍 (1/100) ; 线性范围: 10-100ng/ml; 反应时间: 15min

SHBG-4 (包被) -SHBG-2 (标记) (F 开头货号 7D6--8D3) (**优先推荐**) ;

SHBG-2 (包被) -SHBG-5 (标记) (F 开头货号 5G5--8D3);

SHBG-6 (包被) -SHBG-2 (标记) (F 开头货号 6G1--8D3);

③稀释比例 400 倍 (1/400) ; 线性范围: 10-100ng/ml; 反应时间: 15min

SHBG-2 (包被) -SHBG-2 (标记) (F 开头货号 5G5 自配) ;

**胶体金:** 稀释比例 200 倍 (1/200) ; 最低检出限: 10ng/ml; 反应时间: 15min

SHBG-1 (包被) -SHBG-5 (标记) (F 开头货号 5D11--8D3) (**优先推荐**) ;

SHBG-5 (包被) -SHBG-2 (标记) (F 开头货号 8D3--5G5);

**酶免/发光:** 6 (包被) -6 (标记) ; 2 (包被) -1 (标记) ; 1 (包被) -6 (标记) ;

5 (包被) -6 (标记) ; 1 (包被) -5 (标记) ; 2 (包被) -2 (标记) ;

Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co.,Ltd

Add: 5Floor, 25<sup>th</sup> Building,Optical Valley International Biomedical accelerator, Wuhan,China

Postal Code: 430000 E-mail: wuhanaokebotai@aokebotai.com

Tel: 86-27-87002913 Website: www.aokebotai.com